


AccuPoint[®] Advanced Next Gen


AccuPoint Advanced Sanitation Verification System
is accurate in detecting ATP.

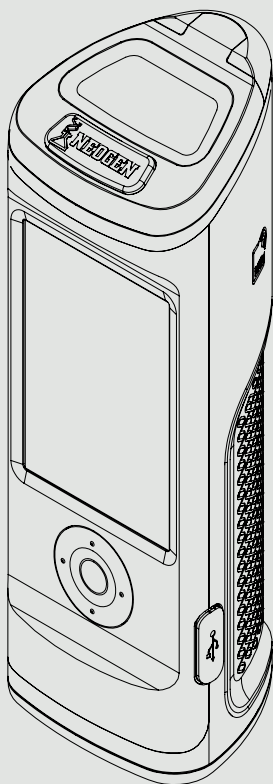


1. Чтобы включить считыватель, нажмите и удерживайте центральную кнопку на AccuPoint Advanced Next Gen. При необходимости введите имя пользователя и пароль.

2. Выберите Стандартный тест (при наличии плана анализа) или Быстрый тест для общего отбора проб. При стандартном тесте выберите правильное место для тестирования в соответствии с планом.


3. Отберите пробу с поверхности, «нарисовав» квадрат 4 x 4 дюйма. Вертикальными и горизонтальными возвратно-поступательными движениями «заполните» квадрат. Последовательность имеет решающее значение.

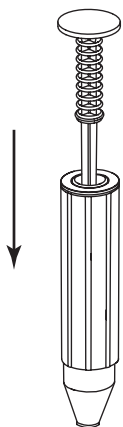



4. Держите пробоотборник вертикально и нажмите до предела, чтобы активировать его.

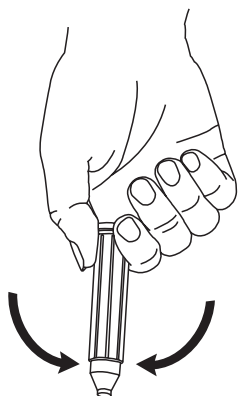

5. Осторожно перемешайте в течение двух секунд. **ПРИМЕЧАНИЕ:** не трясите.

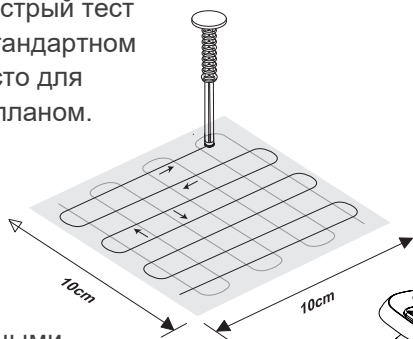


6. Удерживая инструмент вертикально, нажмите кнопку открытия и вставьте пробоотборник.

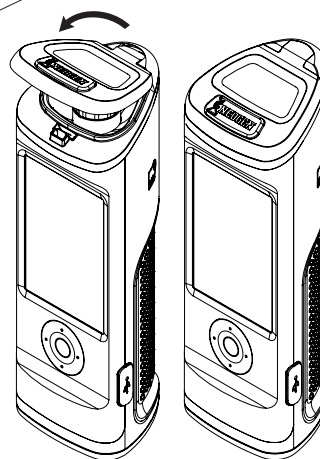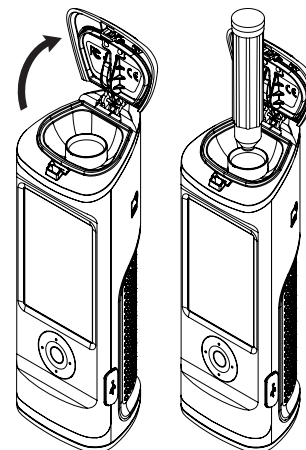

7. Нажмите на пробоотборник до упора и закройте крышку. **Примечание:** держите прибор вертикально во время считывания пробы.

8. Оценка RLU будет отображаться вместе с символом статуса анализа

9. На экране результатов пользователи могут ввести примечания к этому результату, повторно протестировать это же место или перейти к следующему месту в своем плане.


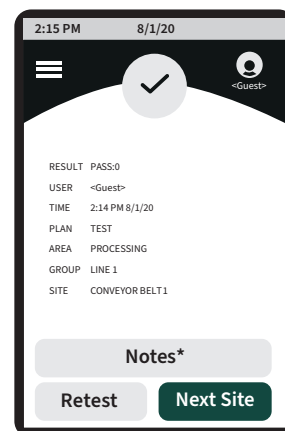


Водный образец

1. Включите прибор. Убедитесь, что на экране отобразилось главное меню.



2. Выберите правильное место для тестирования. Значок капли воды на дисплее указывает на необходимость использования пробоотборника.

3. Возьмите образец, опуская пробоотборник в жидкость

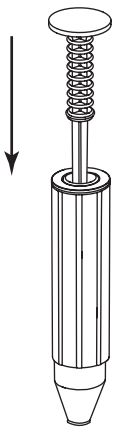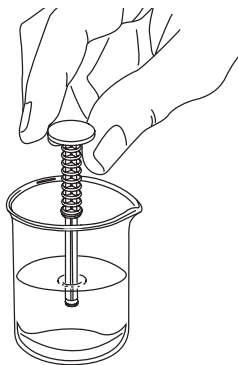

04. Держите пробоотборник вертикально и нажмите до предела, чтобы активировать его.

05. Перемешайте 2 секунды.

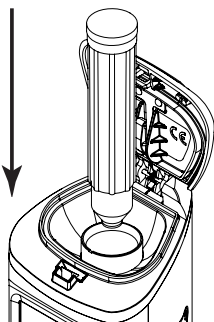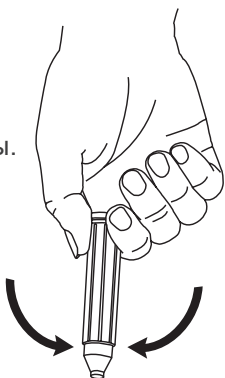



06. Немедленно поместите в прибор.

Образцы из труднодоступных мест

1. Включите прибор. Убедитесь, что на экране отобразилось главное меню.



2. Выберите правильное место для тестирования.

3. Снимите пробоотборник Access и возьмите образец.

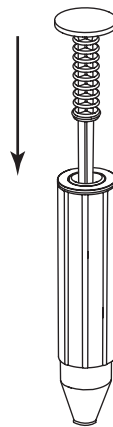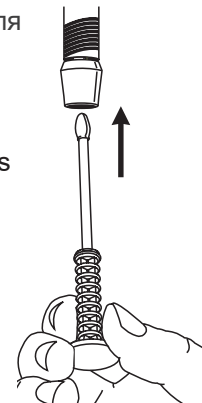

04. Держите пробоотборник вертикально и нажмите до предела, чтобы активировать его.

05. Перемешайте 2 секунды.

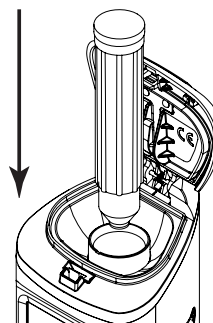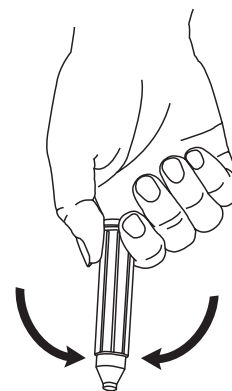

06. Немедленно поместите в прибор.